

## データロガー予備機 (GL220) 使用マニュアル

### (1) 結線

- CH1 : 温度 (°C)
- CH2 : K 熱電対 (青) の起電力 (mV)
- CH3 : J 熱電対 (黄) の起電力 (mV)

### (2) 本体右側面のスイッチ ON

### (3) MENU -> AMP

- CH1 : 温度 (°C), TC-T, フィルタoff
- CH2 : 電圧, 20 (mV), フィルタoff
- CH3 : 電圧, 20 (mV), フィルタoff

### (4) MENU -> DATA

サンプリング時間 : 10s

収録先ファイル名 : フォルダの指定, ファイル形式 : CSV

収録先 : 本体メモリまたは USB メモリ (本体背面に挿入)

### (5) MENU -> OTHR

温度設定 : 内部

温度単位 : °C

### (6) TIME/DIV 設定

5min/DIV 程度

### (7) SPAN/POSI/TRACE

- CH1 : 0-500 (°C)
- CH2 : 0-20 (mV)
- CH3 : 0-20 (mV)

### (8) フリーランニングで温度, 電圧が測定出来ている事を確認

### (9) 測定の準備が出来たら, STAR

### (10) 測定終了時はSTOP

### (11) 収録先をUSBメモリにした場合は, USBメモリをそのまま抜き取り終了。

本体メモリに設定した場合は, USBメモリを裏面に挿入し, 本体メモリからコピーする。

FILE -> ファイル操作 -> ファイル名指定 -> コピー

### (12) 本体右側面のスイッチOFF